

# Dilucup Elegance MRD (Maximum Recovery Diluent)

**Användning och beskrivning:** Spädningskoppar med 9 ml spädningsvätska, färdiga att använda för utspädning av mikrobiologiska prov tillsammans med en speciell shaker, Dilushaker. Genom tillsats av ett prov av 1 ml till den första kopian uppnås en utspädning av 1:10. 1 ml från denna kopp överförs sedan till nästa för att få en 1:100 utspädning. Fortsätt proceduren tills önskad utspädning har uppnåtts.

**Sammansättning per liter:**

Pepton	1,0 g
NaCl	8,5 g
Buffer	1,5 g

**pH:** 7,0 +/-0,2 at 25°C

**Volym per kopp:** 9 mL +/- 2 %

**Sterilisering:** E-Beam > 25kGy

**Material i koppar:** PET (återvinningsbar)

**Utgångsdatum:** >18 månader från produktionsdag i oöppnad förpackning (alupåse)

**Förvaring:** Öppnad förpackning +2 °C till +25 °C. +2 °C till +8 °C när förpackningen är bruten (alupåse)

**Förpackning:** Dilucup Elegance levereras i blister med 7 förperforerade rader med 3 (40DEMRD3) eller 6 (40DEMRD6) koppar. Varje kartong innehåller 672 koppar fördelade på 2 alupåsar med 336 koppar vardera.

**Vikt och volym:** 8,1 kg/kartong - 0,032 m<sup>3</sup>/kartong

Dilucup Elegance MRD 2 X 16 X 21 KOPPAR

**ARTIKELNUMMER:** 40DEMRD3

Dilucup Elegance MRD 2 X 8 X 42 KOPPAR

**ARTIKELNUMMER:** 40DEMRD6

