

Dilucup Elegance NACL

Användning och beskrivning: Spädningskoppar med 9 ml spädningsvätska, färdiga att använda för utspädning av mikrobiologiska prov tillsammans med en speciell shaker, Dilushaker. Genom tillsats av ett prov av 1 ml till den första koppen uppnås en utspädning av 1:10. 1 ml från denna kopp överförs sedan till nästa för att få en 1:100 utspädning. Fortsätt proceduren tills önskad utspädning har uppnåtts.

Sammansättning per liter:

NaCl 8,5 g
Buffer 1,4 g

pH: 7,0 +/-0,2 at 25°C

Volym per kopp: 9 mL +/- 2 %

Sterilisering: E-Beam > 25kGy

Material i kopp: PET (återvinningsbar)

Utgångsdatum: >18 månader från produktionsdag i oöppnad förpackning (alupåse)

Förvaring: Oöppnad förpackning +2 °C till +25 °C. +2 °C till +8 °C när förpackningen är bruten (alupåse)

Förpackning: Dilucup Elegance levereras i blister med 7 förperforerade rader med 3 (40DENACL3) eller 6 (40DENACL6) koppar. Varje kartong innehåller 672 koppar fördelade på 2 alupåsar med 336 koppar vardera. **Vikt och volym:** 8,1 kg/kartong - 0,032 m³/kartong

Dilucup Elegance NACL 2 X 16 X 21 KOPPAR

ARTIKELNUMMER: 40DENACL3

Dilucup Elegance NACL 2 X 8 X 42 KOPPAR

ARTIKELNUMMER: 40DENACL6

